


Windows11 ご使用の方 通信ポートの設定

condiView プログラムバージョン 1.1.1 で Windows11 ご使用の場合



- windows11 または windows10 を windows11 にアップグレードしたパソコンに condiView プログラムをインストール後、下記の方法で通信の設定を行ってください
- **全ての USB ポートで設定をしておく、どの USB ポートを使用しても通信ができるようになります。**
USB ポートを変更することがある場合は全ての USB ポートで設定をすることをおすすめします。
- windows11 のパソコンに初めてインストールする場合は、取扱説明書 p7~p17 までの「2.プログラムのインストール」から「4.プログラムを起動し、USB ドライバをインストール」を行い、**step3** からの設定を行ってください。※インストール DVD はプログラムバージョン 1.1.1 であること。
- 既に condiView がインストールされている場合は **step1** から設定を行ってください。

step1 新しいバージョン 1.1.1 のプログラムをインストールします。


- ① プログラム 1.1.1 の DVD を開き、「Install.exe」をダブルクリックします。
- ② 「condiView プログラムインストール」をクリックします。

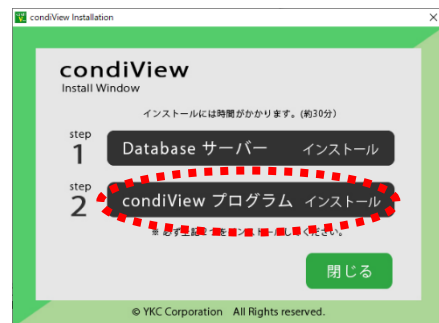


- ③ 「Next」とクリックします。
- ④ 「Next」とクリックします。

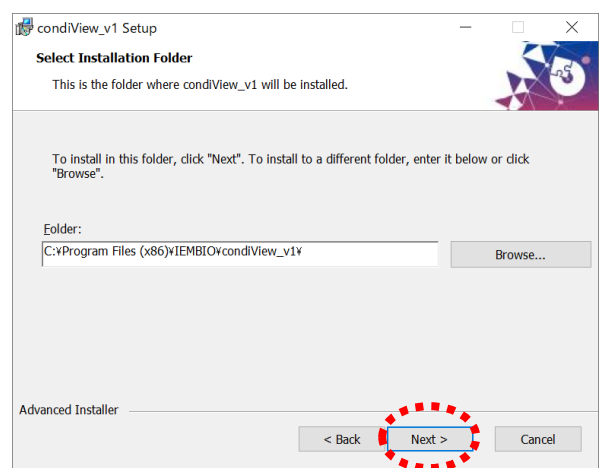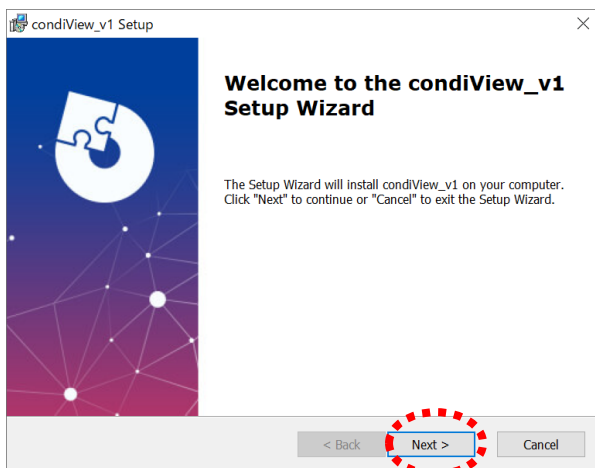



⑤ 「Install」とクリックします。

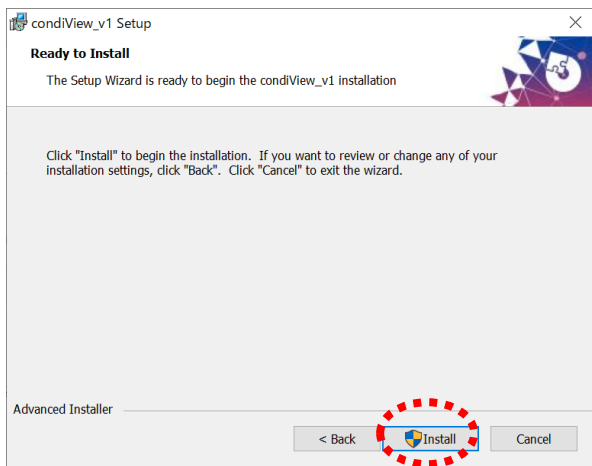

⑥ 下記が表示されれば場合は「はい」とクリックします。

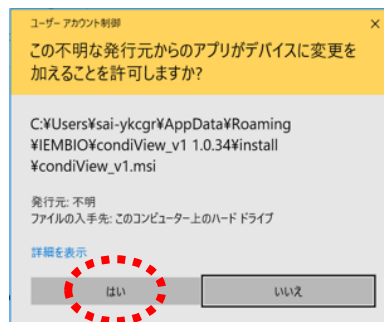

⑦ 「Finish」をクリックします。プログラムアップデートの終了です。

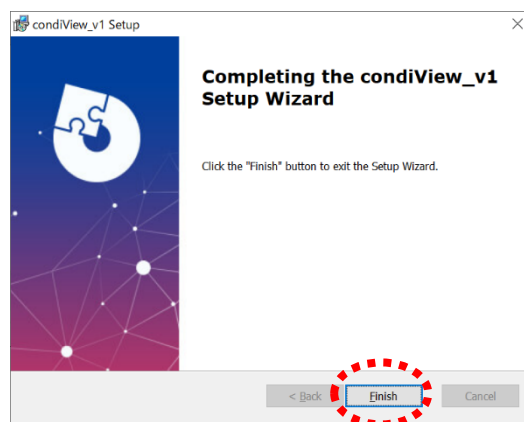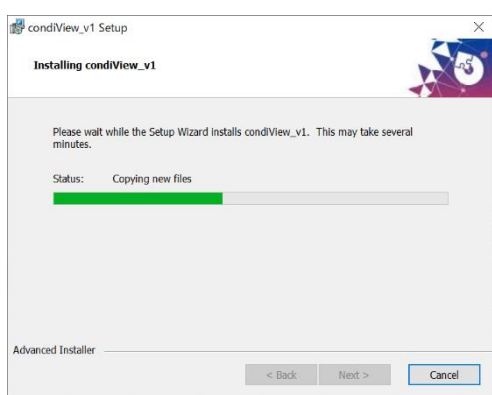

step2


次に既にインストールされている通信ドライバーをアンインストールし、新しい通信ドライバーを condiView プログラムからインストールします。

① 画面下のタスクバーの  を押して検索画面を開きます。




「コントロールパネル」と入力し、コントロールパネルを開きます。


「プログラムのアンインストール」をクリックします。

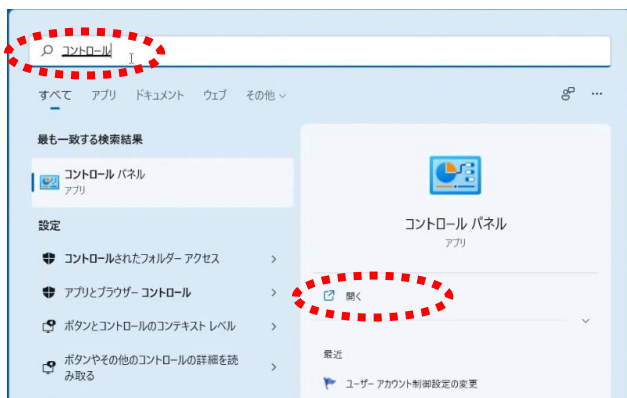


- ② 「PL-2303 USB-to-serial」を
右クリックし、「アンインストール」を
クリックします。

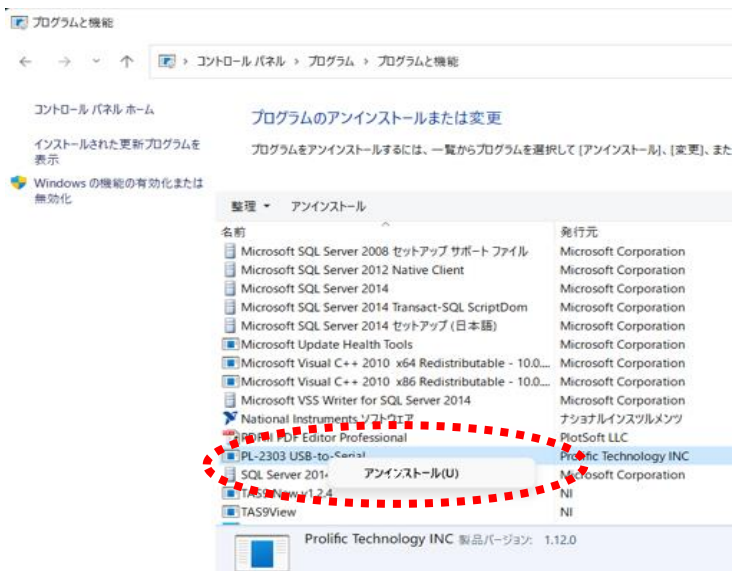


- ③ 上記のメッセージが表示されれば場合は「はい」を
クリックします。

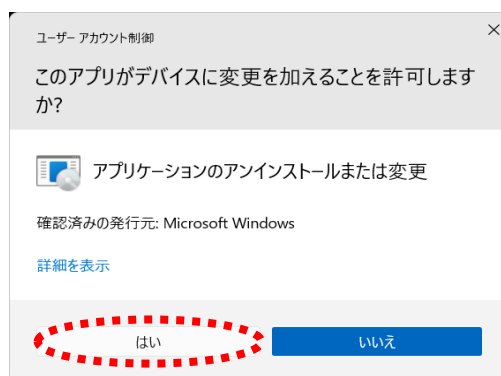


- ④ 「削除」を選択し、「次へ」を
クリックします。

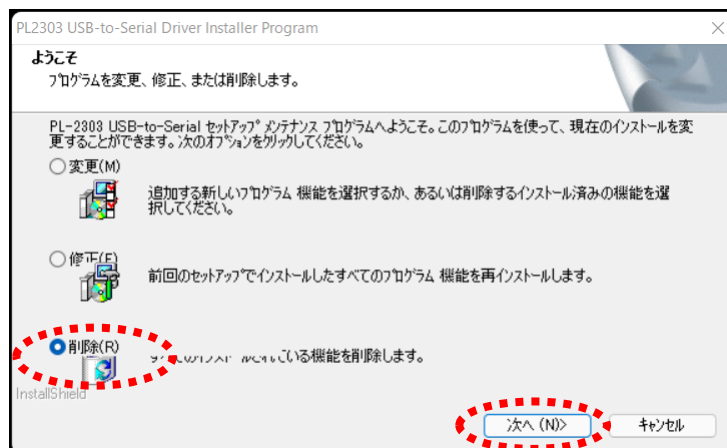

- ⑤ 「はい」をクリックします。

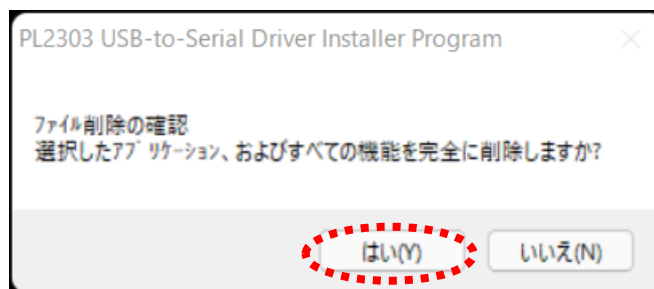

- ⑥ アンインストールが完了しました。
「完了」をクリックします。

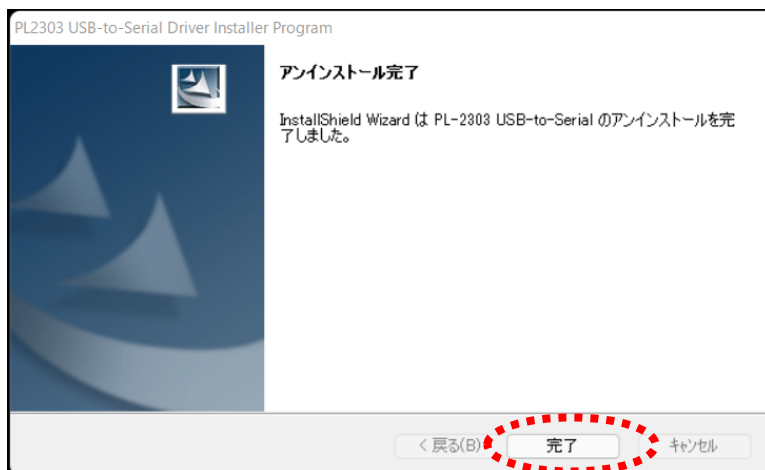


- ⑦ condiView のプログラムを開きます。
測定画面へ進み「測定開始」ボタンをクリックします。




- ⑧ 「測定開始」ボタンをクリックすると
右記のメッセージが表示されます。
「はい」をクリックします。




- ⑨ 右記のメッセージが表示された場合は
「はい」をクリックします。

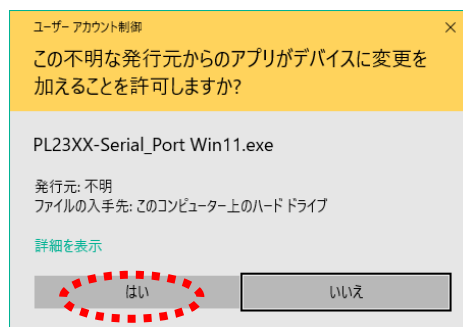


⑩ 「Next」をクリックします。

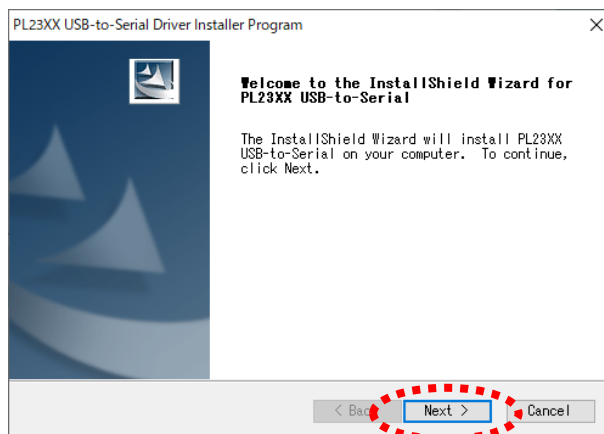

⑪ USB 通信ドライバーのインストールが
できました。
「Finish」をクリックします。

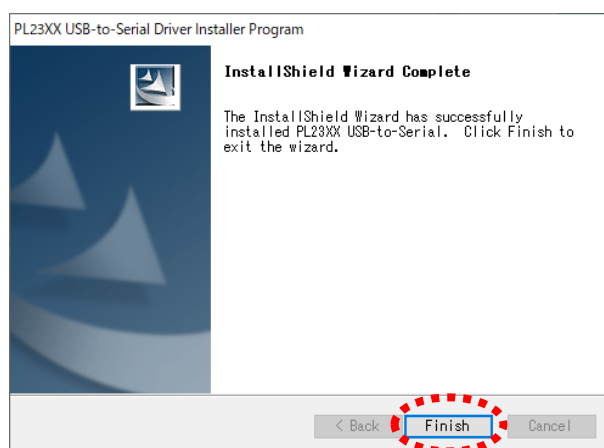

step③ 通信ドライバーを Windows11 で使用できるように更新します。


① タスクバーの  を押して検索画面を開きます。




② 検索画面で
「デバイスマネージャー」
を検索します。
検索結果から
デバイスマネージャーを
開きます。




- ③ デバイスマネージャー画面の「ポート (COM と LPT)」の横にある「>」をクリックします。
「Please install corresponding PL2303 driver to support Windows11 and further OS」の上で
右クリックし、「ドライバーの更新」をクリックします。

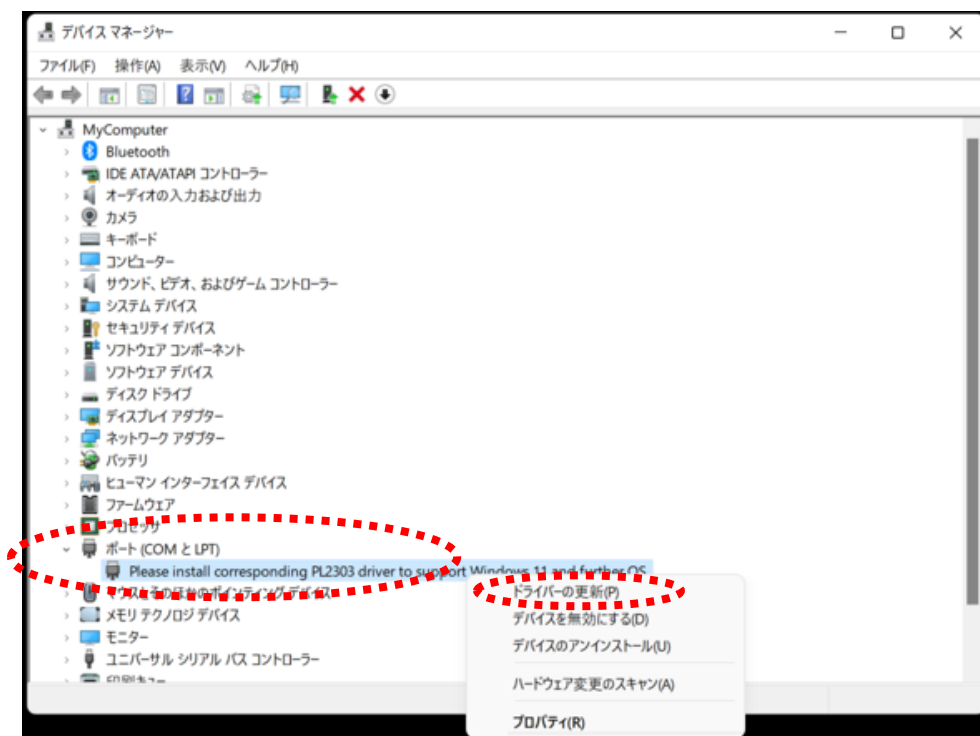


- ④ 「コンピューターを参照してドライバーを検索」
をクリックします。

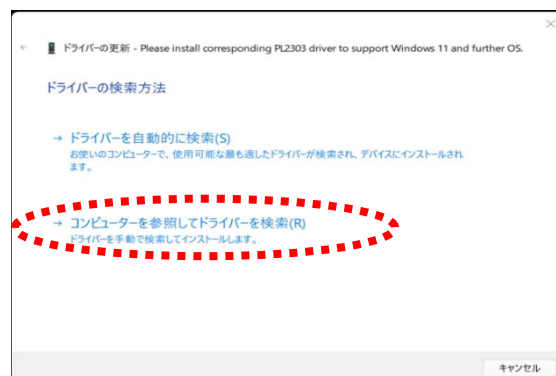

- ⑤ 「コンピューターを利用可能なドライバーの一覧
から選択します」をクリックします。

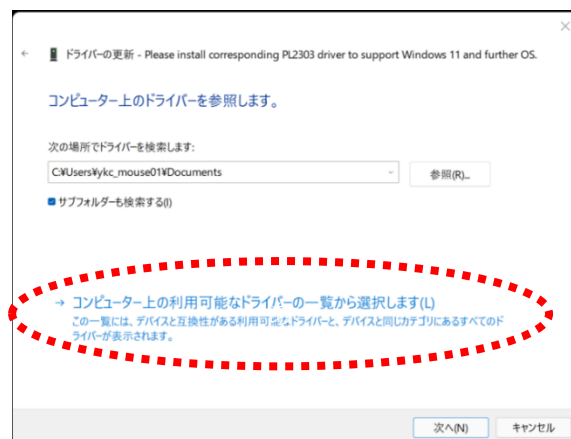

- ⑥ 互換性のあるハードウェア
「Prolific USB to Serial
Comm Port バージョン：
3.9.1.0[2021/08/11]」を
クリックし、「次へ」を
クリックします。

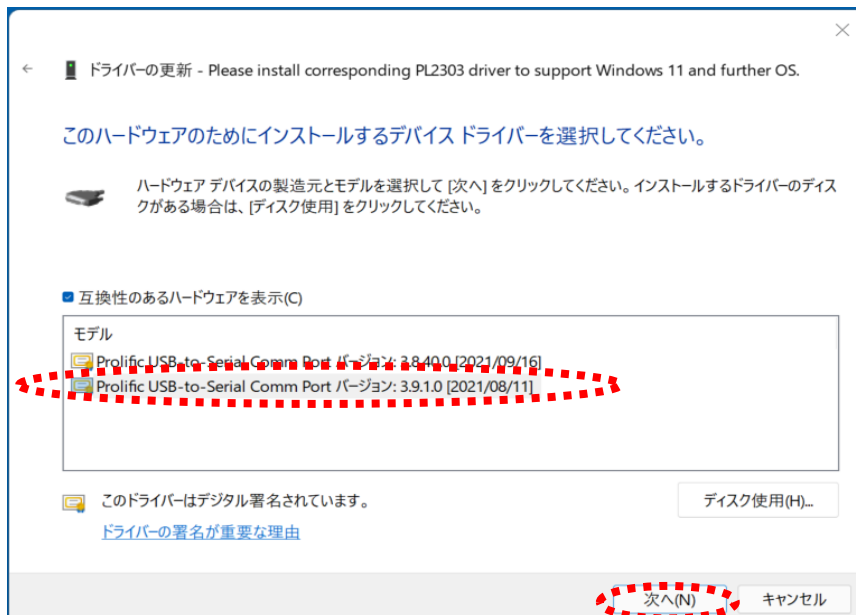

- ⑦ ドライバーが更新されたら
「閉じる」をクリックします。



- ⑧ デバイスマネージャーの画面を閉じます。
- ⑨ condiView のプログラムを開き、測定ができればここで設定は完了です。

※ 注意

- ・ USB ケーブルを挿す USB ポートを変更した場合は同じ設定を行う必要があります。
全ての USB ポートで設定をしておくとの USB ポートでも測定が可能になります。